

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



کنترل کیفی سانتریفیوژ		
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳	ویرایش: ۱	
بخش:	گروه: تجهیزات	

شماره ردیف:

کنترل کیفی سانتریفیوژ

نام سانتریفیوژ:	شرکت سازنده:	محل استقرار و بکارگیری:
کد اموال:		

الف - اندازه گیری دور در دقیقه (RPM): دور سانتریفیوژ باید هر ۳ ماه یکبار باید با تاکومتر کالیبره کنترل شود (۴ بار در سال).

تاریخ			
دور تنظیم شده (RPM)			
دور با تاکومتر (RPM)			
درصد اختلاف			

دور اندازه گرفته شده با تاکومتر نباید بیش از ۵٪ با دور تنظیم شده تفاوت داشته باشد.

ب - کنترل زمان سنج (Timer): تایمر یا زمان سنج سانتریفیوژ باید هر شش ماه یکبار در مقابل کرومومتر کالیبره کنترل شود (۲ بار در سال).

ردیف	تاریخ ۱:	تاریخ ۲:	
	کرونومتر کالیبره	زمان سانتریفیوژ	کرونومتر کالیبره
	زمان سانتریفیوژ		
زمان ۱			
زمان ۲			
زمان ۳			
زمان ۴			
زمان ۵			
میانگین			
درصد اختلاف			

اختلاف عددی توسط کرومومتر با اعداد زمان سنج اگر کمتر از ۵٪ - / + باشد، سانتریفیوژ از نظر زمان قابل قبول است.

ج - کنترل حرارت: افزایش دمای سانتریفیوژ باید هر ماه در مقابل ترمومتر کالیبره کنترل شود (۱۲ بار در سال).

ماه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
قبل از سانتریفیوژ نمودن												
بعد از سانتریفیوژ نمودن												
اختلاف دما												

در سانتریفیوژ معمولی تا ۵ درجه سانتیگراد افزایش دما قابل قبول می‌باشد.

آدرس: خیابان ابن سینا نبش سنبلستان

تلفن: ۰۳۱۳۴۴۷۶۰۶۰